



Instrukcja użycia szafy na chemikalia

Produkt:

Szafa na chemikalia seria SCH

Zastosowanie:

Szafa służy do przechowywania substancji stanowiących zagrożenie dla wody, nie jest ognioodporna, a ilość przechowywanych substancji nie może przekraczać pojemności wychwytowej wanien. Wanny z rusztem są skonstruowane w taki sposób, że przechowywane substancje stoją na ruszcie i dzięki temu nie ograniczają pojemności wychwytowej wanny.

Objętość wychwytowa wanien

- wanna wychwytowa ze stali ocynkowanej z rusztem, pojemność wychwytowa 19 l / 1 wanna
- wychwytowa wanna z blachy ocynkowanej, bez rusztu, pojemność wychwytowa 19 l/1 wanna

Warunki używania produktu:

Przechowywane substancje należy składować w szafie w oryginalnych opakowaniach.

W przypadku wylania przechowywanych substancji do wanien wychwytowych, substancje należy usunąć z powierzchni, a zabrudzone powierzchnie wyczyścić. Ocynkowane i polakierowane części szafy nie są dostosowane do długotrwałego bezpośredniego narażenia na oddziaływanie rozlanych przechowywanych substancji chemicznych. Wanny wychwytowe mają zapewniać ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem ze strony wyciekających przechowywanych substancji. W przypadku długotrwałego bezpośredniego kontaktu przechowywanych substancji z powierzchnią szafy (zwłaszcza kwaśnych lub zasadowych roztworów), powierzchnia szafy może zacząć korodować.

Naruszenie niniejszych warunków użytkowania oznacza naruszenie gwarancji produktu.